

MAN436S

**Modelos 76870
76870V**

Silla del Sujeto Ajustable Manual del Usuario













3700 Sagamore Pkwy N
Lafayette, IN 47904
Tel: (765) 423-1505

info@lafayetteinstrument.com
www.lafayetteinstrument.com

Silla del Sujeto Ajustable

Partes Incluidas (no tamaño rea)

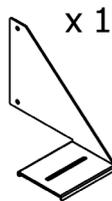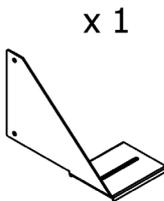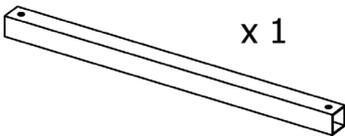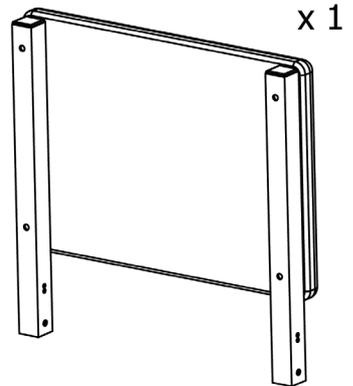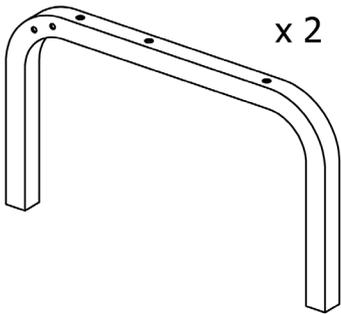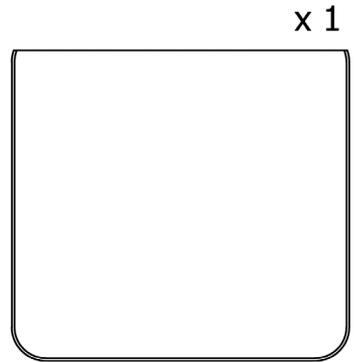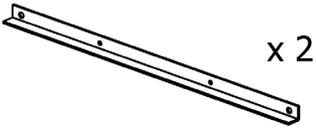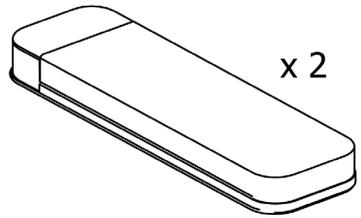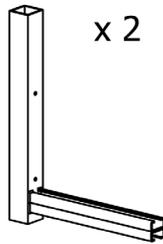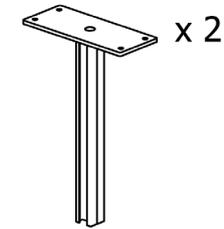

Manual del Usuario

Part A: qty 4



Part B: qty 6



Part C: qty 6



Part D: qty 4




Part E: qty 12




Part F: qty 4





Part G: qty 2

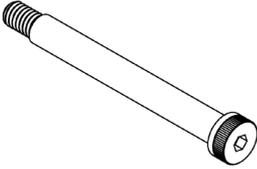

Part H: qty 2

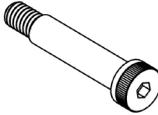


Part I: qty 6

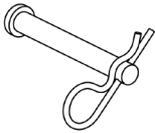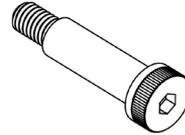


Part J: qty 2



Part M: qty 4

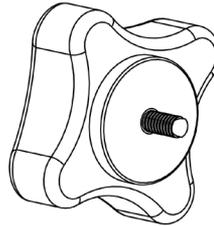

Part N: qty 2

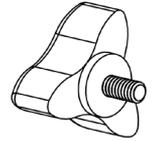

Part P: qty 4

- A. 5/16"-18 Pesado tuerca hexagonal
- B. 3/8"-16 Tuerca hexagonal
- C. 1/2" Arandela de presión
- D. 5/16" Arandela de presión
- E. 1/4"-20 x 1" tornillo
- F. 1/4"-20 x 1/4" Botón tornillo
- G. 3/8" hombro x 3" Largo, 5/16"-18 Hilo

- H. 3/8" Hombro x 1-1/2" Largo, 5/16" Hilo
- I. 1/2" Hombro x 1-1/2" Largo, 3/8"-16 Hilo
- J. 1/4" Diámetro x 2" Horquilla y Cotter Pin
- M. 1.58" x 0.75" Strut Channel Nut - 1/4"-20
- N. 3" Perilla de Goma, 1/4"-20
- P. 1-3/4" Perilla, 1/4"-20 x 1/2"

Herramientas (no tamaño rea)



3/16" Hex Clave



1/4" Hex Clave



9/16" Torcer



5/32" Hex Clave


Silla del Sujeto Ajustable

Paso 1

Requerido

- Part E: qty 4
- 3/16" Hex Clave

1. Atribuya los ángulos de la sede como se muestra. No apriete completamente.

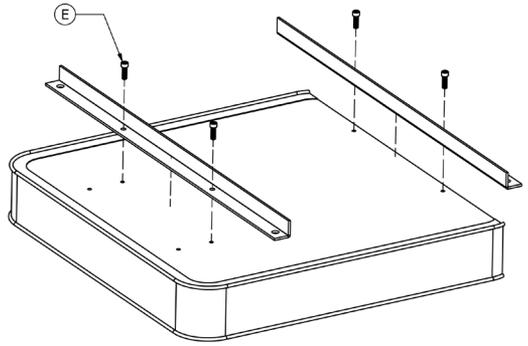


Paso 2

Requerido

- Part B: qty 6
- Part C: qty 6
- Part I: qty 6
- 9/16" Torcer
- 1/4" Hex Clave

2. Coloque el cojín boca abajo en el suelo.
3. Atribuya el cojín del asiento. Asegúrese que el peso de la promoción este alejado de los dos agujeros de las patas.
4. Adjuntar ángulo del corchete y tubo a las piernas . No apriete completamente.

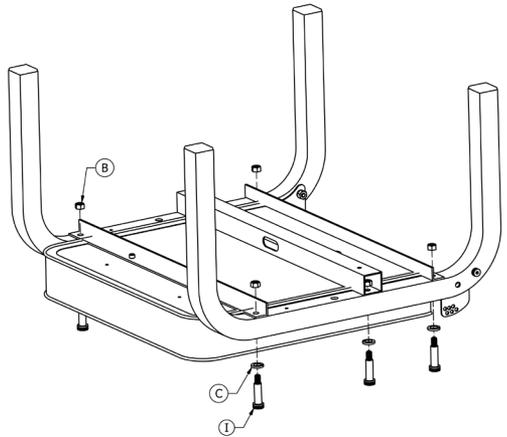


Paso 3

Requerido


- Part M: qty 4
- Part N: qty 2
- Part P: qty 2

5. Atribuya la pieza como se indica. Coloque sobre el pedazo en forma de L. No apriete los tornillos completamente.

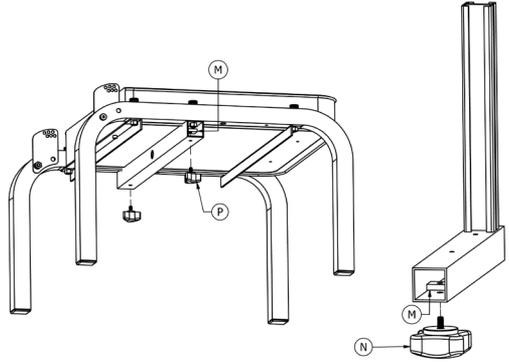

Paso 4

6. Deslice el canal del tubo y apriete el mango.

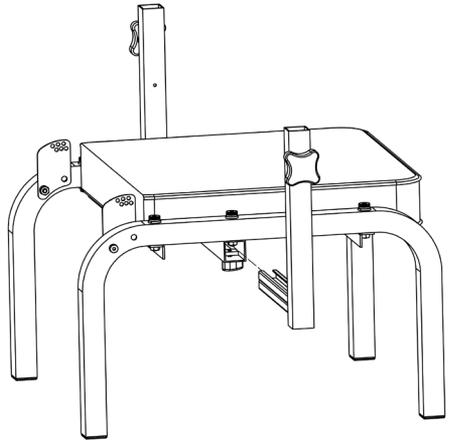


Silla del Sujeto Ajustable

Paso 5

Requerido

- Part A: qty 2
- Part D: qty 2
- Part J: qty 2
- 9/16" Torcer
- 3/16" Hex Clave

7. Coloque la pieza del espaldar como se indica, ponga la horquilla en el pin mediante la placa y volver tubo y seguro en su lugar.
8. Deslice suavemente el canal en el tubo y apriete el mango.


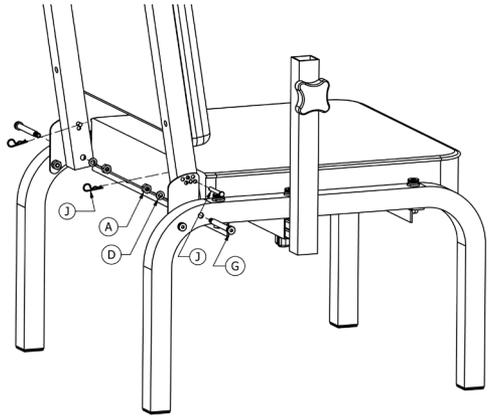


Paso 6

Requerido

- Part P: qty 2
- Part F: qty 4
- 5/32" Hex Clave

9. Deslice las manos de los brazos de las sillas.

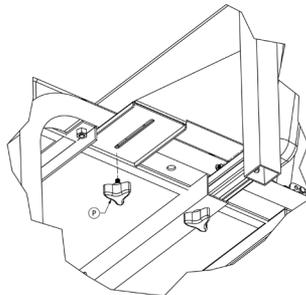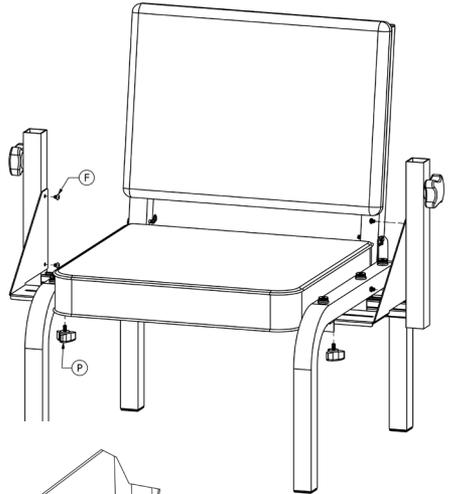


Paso 7


Requerido

- Part E: qty 8
- 3/16" Hex Clave

10. Adjunte las manecillas con las placas.

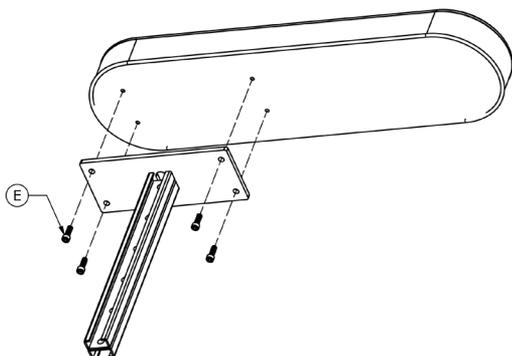

11. Deslice los brazos de la silla al tubo de soporte del brazo como se ilustra. De vuelta la manecilla a favor del reloj hasta llegar a la altura deseada. Las manecillas se deben aflojar solamente un poco para repositionar los brazos.

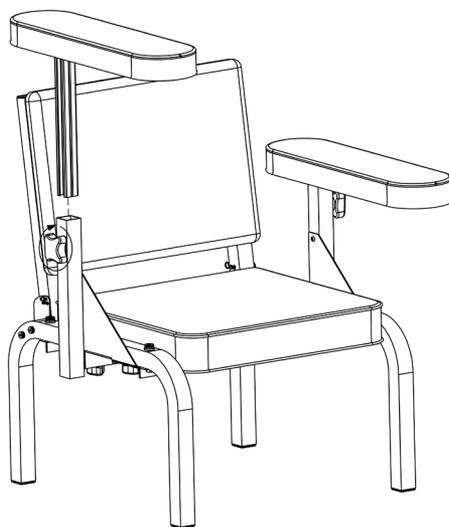

WARNING: Siempre sujete las almohadillas de soporte para evitar cualquier accidente.

Términos y Condiciones

Se de principal

Lafayette Instrument Company
3700 Sagamore Parkway North
Lafayette, IN 47904, USA

Tel: (765) 423-1505
Fax: (765) 423-4111
sales@lafayetteinstrument.com

Oficinas en Europa

Tel: +44 1509 817700
Fax: +44 1509 817701
sales@campdeninstruments.com

Como colocar una Orden de Pedido

Todos los pedidos deben ir acompañados de una copia de orden de compra.

Los pedidos deben de incluir la siguiente información:

- Cantidad
- Número de piezas/partes
- Descripción
- Numero de orden de compra y método de pago
- Estado Fiscal (incluya números exentos de impuestos)
- Dirección de envío para este pedido
- Dirección de facturación (de la factura que se enviara con la orden)
- Número de teléfono
- Dirección de correo electrónico
- Firma y nombre mecanografiado de la persona autorizada para ordenar los productos.

Cambios y Reembolsos

NO se puede devolver ningún artículo sin la previa autorización de Lafayette Instrument Company. El artículo por devolver debe de contener el Numero de Autorización de Devolución de Materiales (RMA#), que debe colocarse en la etiqueta de envío de los productos. La mercancía debe estar bien embalada y asegurada por el valor total. La mercancía sin abrir se puede devolver con prepago dentro de los treinta (30) días posteriores a la recepción del artículo y en la caja de envío original. No se aceptarán envíos por cobrar. El producto debe devolverse en condiciones vendibles y el crédito esta sujeta a la inspección de la mercancía.

Reparación

Los instrumentos NO se pueden devolver sin antes recibir un Numero de Autorización de Devolución de Materiales (RMA). Al devolver instrumentos para su reparación, comuníquese con Lafayette Instrument Company para recibir su número RMA, este número será válido por 30 días. Dirigir envío a:

Lafayette Instrument Company
RMA# XXXX
3700 Sagamore Parkway North
Lafayette, IN 47904, USA.

Los envíos no se pueden recibir en el apartado postal. Todos los artículos deben estar bien embalados y asegurados por su valor total. Se dará un presupuesto de reparación antes de su finalización. Debemos de recibir una copia de su orden de compra por correo electrónico antes de que se pueda comenzar los trabajos de reparación que están por fuera de garantía.

Bienes Dañados

Los instrumentos dañados no deben devolverse a Lafayette Instrument antes de una inspección minuciosa. Si un envío llega dañado, anote los daños en la factura de entrega y haga que el conductor la firme para reconocer el daño. póngase en contacto con el servicio de entrega y ellos presentaran una reclamación de seguro. Si no se detecta daño en el momento de la entrega, comuníquese con el

transportista/remiteinte y solicite una inspección dentro de los 10 días posteriores a la entrega original. Comuníquese con el Departamento de Atención al Cliente de Lafayette Instrument para reparar o reemplazar la mercancía dañada.

Garantía Limitada

Lafayette Instrument Company garantiza que el equipo estará libre de defectos de material y mano de ora por un periodo de un año a partir de la fecha de envío, excepto lo dispuesto a continuación. Esto supone un uso normal bajo parámetros operativos comúnmente aceptados y excluye los productos consumibles.

El periodo de garantía para reparaciones o instrumentos usados comprados en Lafayette Instrument es de 90 días. Lafayette Instrument Company se compromete a reparar o reemplazar, a su exclusivo criterio y sin cargos por piezas para el cliente, la instrumentación que, en condiciones de uso adecuadas y normales, resulte defectuosa dentro del periodo de garantía. La garantía de cualquier pieza de dicha instrumentación reparada o reemplazada estará cubierta por la misma garantía limitada y tendrá un periodo de 90 días a partir de la fecha de envío o el resto del periodo de garantía original, el que sea mayor. Esta garantía y remedio se otorgan expresamente y en lugar de todas las demás garantías, expresas o implícitas, de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular y constituyen la única garantía otorgada por Lafayette Instrument Company.

Lafayette Instrument Company no asume ni autoriza a ninguna persona a asumir ninguna otra responsabilidad en relación con la venta, instalación, servicio o uso de su instrumentación. Lafayette Instrument Company no tendrá responsabilidad alguna por daños especiales, consecuentes o punitivos de cualquier tipo por cualquier causa que surja de la venta, instalación, servicio o uso de su instrumentación.

Todos los productos fabricados por Lafayette Instrument Company se prueban e inspeccionan antes de su envío. Tras la pronta notificación por parte del cliente, Lafayette Instrument Company corregirá cualquier defecto en el equipo garantizado de su fabricación ya sea, a su elección, mediante la devolución del artículo a la fábrica o el envío de una pieza reparada o de reemplazo. Sin embargo, Lafayette Instrument Company no está obligado a reemplazar o reparar ningún equipo que haya sido maltratado, instalado incorrectamente, alterado, dañado, o reparado por otros. Los defectos en los que los equipos no incluyen descomposición, desgaste, o daño, por acción química o corrosión, ni danos ocurridos durante el envío.

Obligaciones Limitadas Cubiertas por esta Garantía.

1. Los gastos de envío bajo garantía están cubiertos únicamente en una dirección. El cliente es responsable de los gastos de envío a la fábrica si se requiere la devolución de la pieza.
2. Esta garantía no cubre danos a los componentes debido a una instalación incorrecta por parte del cliente.
3. Los artículos consumibles o fungibles, incluidos, entre otros, electrodos, luces, baterías, fusibles, juntas tóricas, justas y tubos, están excluidos de la garantía.
4. Si el cliente no realiza un mantenimiento normal y razonable de los instrumentos, se anularán los reclamos de garantía.
5. Si la factura original del instrumento se emite a una empresa que no es la empresa del usuario final ni un distribuidor autorizado de Lafayette Instrument Company, todas las solicitudes de garantía deben procesarse a través de la empresa que vendió el producto al usuario final, y no directamente a la Lafayette Instrument Company.